



E.G7-OVA 小鼠 T 淋巴瘤细胞

Cat.NO. ZKC2055

	ZKC2055-1	ZKC2055-2
细胞类型	冻存细胞	复苏细胞
规格	1ml	T25
包装	冻存管	培养瓶
运输	干冰	常温
生长特性	悬浮	
培养条件	DMEM(高糖) + 10% FBS + 1% P/S	
培养环境	37°C 5% CO ₂ , 95% AIR	
传代比例	1:2 传代, 2~3 天换液	
冻存条件	90% FBS + 10% DMSO	
QC 检测	支原体、细菌、酵母和真菌检测为阴性	

1、细胞传代:

待细胞达到一定密度 (不超过 1×10^6 /ml) 可按照以下方法换液培养或传代。

方法①: 收集细胞, 1000rpm离心5min, 弃去上清液, 补加1-2ml培养液后吹匀, 将细胞悬液按 1: 2 到 1: 3 的比例分到新的含培养基的新皿中或者瓶中。

方法②: 可选择半数换液方式, 弃去半数培养基后, 将剩余细胞悬起, 将细胞悬液按 1: 2 到 1: 3 的比例分到新的含培养基的新皿中或者瓶中。

2、细胞冻存:

- 1) 将细胞悬液转移至15ml离心管中, 1000rpm离心5min。
- 2) 用适量的冻存液(FBS:DMSO=9 : 1)重悬细胞, 并放置于冻存管中。
- 3) 先将细胞冻存管放置于-20°C 1.5h, 然后将其移入-80°C过夜, 24h后转入液氮中进行长期保存。使用程序降温盒可直接放入-80°C。

3、细胞复苏:

- 1) 从液氮中取出细胞冻存管(注意: 佩戴防爆管面具), 快速将其置入37°C水浴中解冻, 直至冻存管中无结晶, 然后用75%的酒精擦拭冻存管外壁。
- 2) 将冻存管中的细胞移至含6ml完全培养基的15ml离心管中, 1000rpm离心5min。
- 3) 弃上清, 沉淀用6ml完全培养基重悬, 接种 25cm²培养瓶, 于 37°C, 5% CO₂细胞培养箱中培养。
- 4) 第二天, 换用新鲜完全培养基继续培养。



ZOMANBIO

Order: 010-62617225
Technical: 010-62979301
Email: zomanbio@126.com

本产品仅供科研使用.请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

注意事项：

1. 复苏细胞:收到细胞,请查看瓶子是否有破裂,培养基是否漏出,是否浑浊,如有请尽快和我们联系。如包装完好,取出 25cm² 培养瓶, 75% 酒精消毒, 拆下封口膜, 在显微镜下观察细胞形态是否正常, 细胞的贴壁情况以及细胞密度, 然后放入 37°C, 5%CO₂ 细胞培养箱中静置 2-3 小时, 以稳定细胞状态。

2. 冻存细胞:收到细胞后, 检查外包装情况和箱内是否还有干冰。如有外包装破损干冰已完全挥发等问题, 请即时联系。正常请进行以下操作:检查干冰挥发情况, 将细胞取出转移至 -80 度冰箱 (不超过一周) 或液氮保存, 建议尽早复苏。

3. 公司所有细胞产品按本公司生产质量标准提供, 不含细菌、真菌、支原体及其他污染。如收到产品有质量问题, 请按照要求及时提供质量问题报告。

4. 细胞状态及活力问题, 售后期限 7 天;

冻存形式提供的细胞, 售后期限为 15 天。

售后时限内甲方提出质量问题没有得到公司有效支持的, 免费提供第二株。

5. 一般默认客户有培养细胞经验, 如无, 请在有经验的老师或技术指导下培养。

建议使用公司推荐培养基, 更换其他培养基影响细胞生长的不售后。

ZOMANBIO