



ZOMANBIO

Order: 010-62617225
Technical: 010-62979301
Email: zomanbio@126.com

本产品仅供科研使用. 请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

版本号: 2026-08-05

DL8000 DNA Marker

(100,250,500,750,1000,2000,3000,5000,8000)

Cat.NO.: ZM408

目录编号	产品名称	包装单位
☐ ZM408-1	DL8000 DNA Marker	100T(500μl)
☐ ZM408-2	DL8000 DNA Marker	500T(500μl×5)
☐ ZM408-3	DL8000 DNA Marker	5000T(500μl×50)

4°C贮存六个月 (-20°C贮存至少两年)

产品简介:


本产品是由 9 条线性双链 DNA 条带组成, 适用于琼脂糖凝胶电泳中 DNA 条带的分析。产品中已含有 1×Loading Buffer, 可根据实验需要, 直接取 2-5μl 电泳, 使用方便, 电泳图像清晰。9 条带的大小分别为 100, 250, 500, 750, 1000, 2000, 3000, 5000, 8000bp。其中 750bp 条带约为 100ng/5μl, 显示加亮带, 其余条带浓度约为 50ng/5μl。

使用方法:

- 取 2-5μl 本产品加入到琼脂糖凝胶的加样孔中 (每 1mm×1mm 加样孔加 1μl, 如果加样孔宽于 5mm, 可以适当增加上样量) 进行电泳。
- 建议电泳条件: 凝胶浓度为 1-2%, 凝胶长度 5-7cm, 电泳电压 4-10V/cm, 电泳时间 15-20min。
- 通过 EB 染色后紫外灯下观察条带。

注意事项:

- 琼脂糖的质量对 DNA 的电泳有很大影响, 电泳时请尽量使用质量优等的琼脂糖。
- 请使用新鲜配制的电泳缓冲液和新鲜配制的琼脂糖凝胶进行电泳, 以保证 Marker 良好的分离效果。
- 该 Marker 适用于 DNA 片段大小的确定和对 DNA 含量的粗略定量, 不适用于 DNA 片段含量的精确定量。

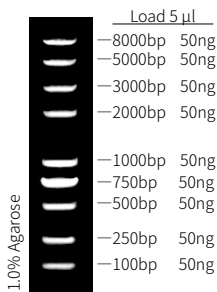

1% 琼脂糖凝胶电泳示意图

上样量: 5μl
凝胶长度: 7cm
电泳电压: 8V/cm
缓冲液: 1×TAE
电泳时间: 20min
梳子尺寸: 1mm×5mm